

产品说明书

培养箱水盘消毒试剂（100×） 产品说明书

【产品名称】

培养箱水盘消毒试剂（100×）

货号：HC0713-100

规格：100ml/瓶

【产品介绍】

CO₂培养箱在为细胞提供适宜生长环境的同时也为微生物的滋生创造了有利条件，所以为了避免培养箱环境中的微生物对细胞造成污染，往往需要在培养箱水盘中添加消毒剂进行预防。培养箱水盘消毒试剂（100×）专门用于抑制和清除培养箱水盘中的微生物，多种高效成分能够有效抑制清除影响细胞培养的各类细菌、真菌及其芽孢和孢子、支原体、病毒等，可作为细胞培养箱水盘的日常消杀处理。

【产品用途】

适用于细胞培养箱等需要用水的培养箱中水盘或自带的储水容器内水体中细菌、真菌、支原体、藻类等微生物的抑制和清除。

【使用方法】

1. 首先将培养箱水盘清洗干净，可使用 75%酒精或者除菌剂进行清理。
2. 按照 1:100 的稀释比例将本产品添加到水盘中的无菌水中。例如 1L 水内加 10ml 培养箱水盘消毒试剂，定期进行更换。

【注意事项】

1. 本产品为 100 倍浓缩液，请按比例稀释后使用。
2. 避免本品原液与皮肤和眼睛接触，一旦接触，请立即用大量清水洗净，必要时应立即就医。
3. 应本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【声明】

仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗。



互成微信公众号



关注互成官方网站

了解更多产品资讯