

| 产品说明书

支原体处理试剂（100X） 产品说明书

【产品名称】

支原体处理试剂（100X）

货号：HC0701-010

规格：10ml/瓶

产品简介：

互成支原体处理试剂是一种广谱抗生素，用于抑制和清除在细胞培养体系中广泛存在的支原体污染，包括A.laidlawii, M. orale, M. hyorhinitis, M. fermentans 和 M. arginini等。

本试剂为100倍浓缩液，使用时按比例加入到细胞培养基，培养1-2周即可有效抑制或清除支原体，并且对细胞没有毒性，不干扰细胞后续的检测结果。

【产品用途】

适用于抑制和清除在细胞培养体系中广泛存在的支原体污染，包括A.laidlawii, M. orale, M. hyorhinitis, M. fermentans 和 M. arginini等

【使用方法】

- 1.使用时，按照1:100 的稀释比例将本产品添加至培养基中，如按照每100mL无菌细胞培养液添加1mL的支原体处理试剂(100×)，混匀即可使用；
- 2.每2-3 天更换新的含支原体处理试剂的培养基，持续7-14天；
- 3.支原体处理试剂作用7-14天后，换成不含支原体清除液的培养基培养7-14天，取细胞培养上清检测支原体清除效果。

| 产品说明书

【注意事项】

1. 本产品可以有效抑制或清除多种支原体，但并不能确保可以抑制或清除实际实验中遇到的任何类型的支原体；
2. 本产品为100倍浓缩液，按比例稀释后使用，操作过程中应注意无菌，避免污染；
3. 试剂包装如有破损或滴漏，严禁使用；
4. 不同支原体污染使用本产品的清除时间及效果会有差异，注意根据检测结果进行调整。

【声明】

仅用于科研使用，不能用于临床诊断和治疗



互成微信公众号



关注互成官方网站
了解更多产品资讯

广州互成技术有限公司